

1. LCD Arayüzü



Cihaz açılış mesajı



Simülasyon modu seçim ekranı



Simülasyon modu seçim ekranı

Doküman Kodu MC.YD35	Yayın Tarihi 21.02.2025	Revizyon Tarihi -----	Revizyon No 00	Sayfa / Toplam 1/8
-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------



Simülasyon modu seçim
ekranı



Simülasyon modu seçim
ekranı



Simülasyon modu seçim
ekranı

Doküman Kodu MC.YD35	Yayın Tarihi 21.02.2025	Revizyon Tarihi -----	Revizyon No 00	Sayfa / Toplam 2/8
-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------



Daire çapı ayar ekranı




Doğrusal hareket mesafesi ayar ekranı




Hareket hızı ayar ekranı

Doküman Kodu MC.YD35	Yayın Tarihi 21.02.2025	Revizyon Tarihi -----	Revizyon No 00	Sayfa / Toplam 3/8
-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

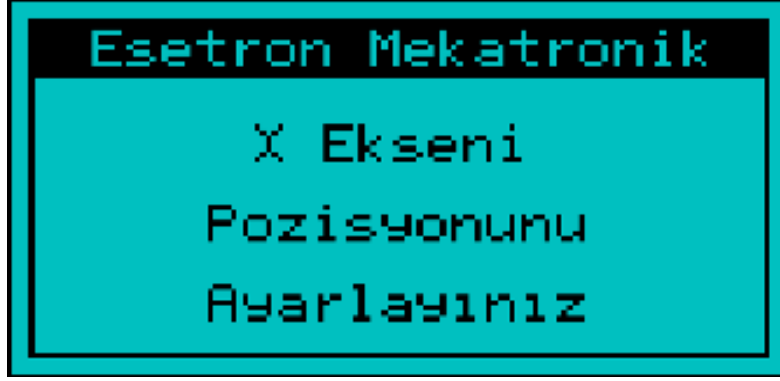

X eksenini pozisyon ayar
ekranı

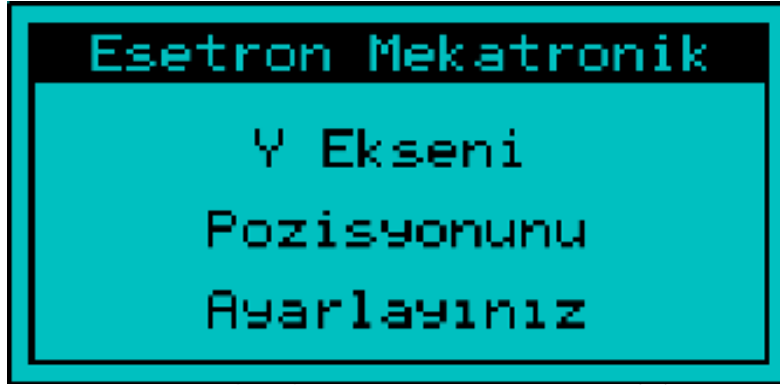

Y eksenini pozisyon ayar
ekranı



Dönüş adeti ayarlama ekranı

Doküman Kodu MC.YD35	Yayın Tarihi 21.02.2025	Revizyon Tarihi -----	Revizyon No 00	Sayfa / Toplam 4/8
-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------



Döngü adeti ayarlama
ekranı



Döngü adeti ayarlama ekranı



Döngü adeti ayarlama ekranı


Doküman Kodu MC.YD35	Yayın Tarihi 21.02.2025	Revizyon-Tarihi -----	Revizyon No 00	Sayfa / Toplam 5/8
-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------



Döngü adeti ayarlama
ekranı




Döngü adeti ayarlama ekranı

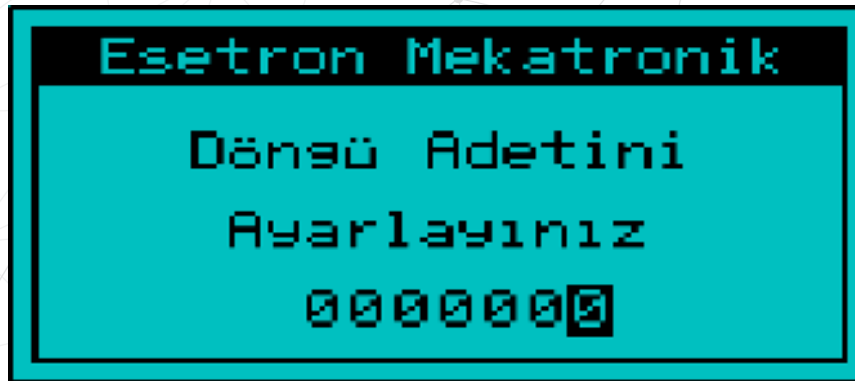

Döngü adeti ayarlama ekranı


Doküman Kodu MC.YD35	Yayın Tarihi 21.02.2025	Revizyon-Tarihi -----	Revizyon No 00	Sayfa / Toplam 6/8
-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

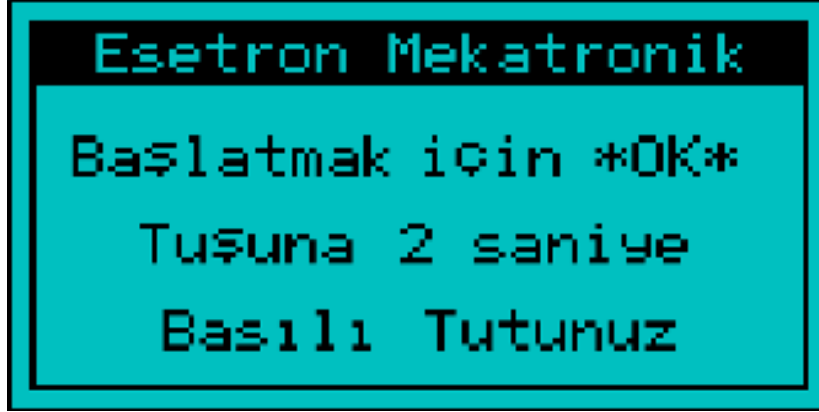

Simülasyon başlatma ekranı



Simülasyon döngü adeti bildirim ekranı

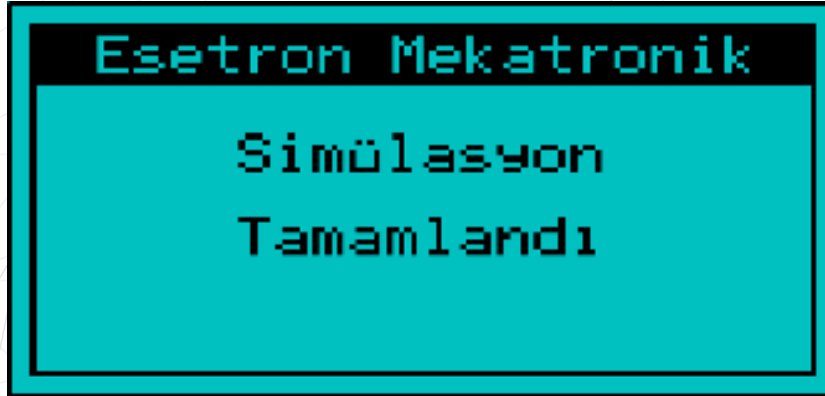


Simülasyon tamamlandı ekranı

Doküman Kodu MC.YD35	Yayın Tarihi 21.02.2025	Revizyon-Tarihi -----	Revizyon No 00	Sayfa / Toplam 7/8
-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

2. Cihazın Ayarlanması

Cihaz açıldığında yatay eksen ve dikey eksen açılış pozisyonuna otomatik olarak gitmektedir.

2.1. Haznelerin Kullanılması

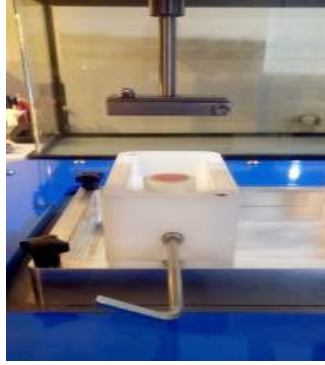

Fırça Tutucu ve Kap

- Kullanıcı ilk olarak fırça tutucu parçaları yularındaki şekilde gösterildiği gibi en üst pozisyona alarak kabın üstünü boşaltmalıdır.
- Kaplar kullanıcının rahat erişileceği pozisyona getirilmelidir.

2.2. Islak Kullanım

- Numuneler ıslak olarak test edilmesi için öncelikle numunler kabın içine yerleştirilmelidir.
- Numune kablalarının içi örneği kaplayacak şekilde istenilen sıvı karışımı ile doldurulmalıdır.
- Numune kablaları her türlü sıvı ve macun ile kullanılabilir.
- Deney tamamlandıktan sonra ilgili kablalar demonte edilere temizlenebilmektedir.

2.3. Bakım

- Diş kapları, her deneyden sonra veya ayda bir defa alkolle temizlenmelidir.
- Doğrusal yataklar iki ayda bir yağlanmalı ve miller temiz tutulmalıdır.

3. Uyarılar

- Elinizi tablaya koymayınız.
- Cihazın üzerinde herhangi bir malzeme bırakmayınız.

Doküman Kodu MC.YD35	Yayın Tarihi 21.02.2025	Revizyon Tarihi -----	Revizyon No 00	Sayfa / Toplam 8/8
-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------